





AVENIO Millisect System 带给您的核心价值

- 提高下游研究结果准确性
- 提升样本使用率
- 改善实验室工作流程



品质结果 始于源头

样本处理自动化解决方案

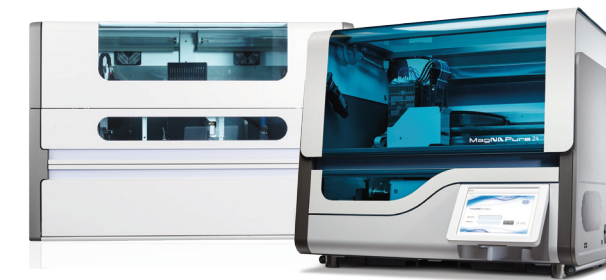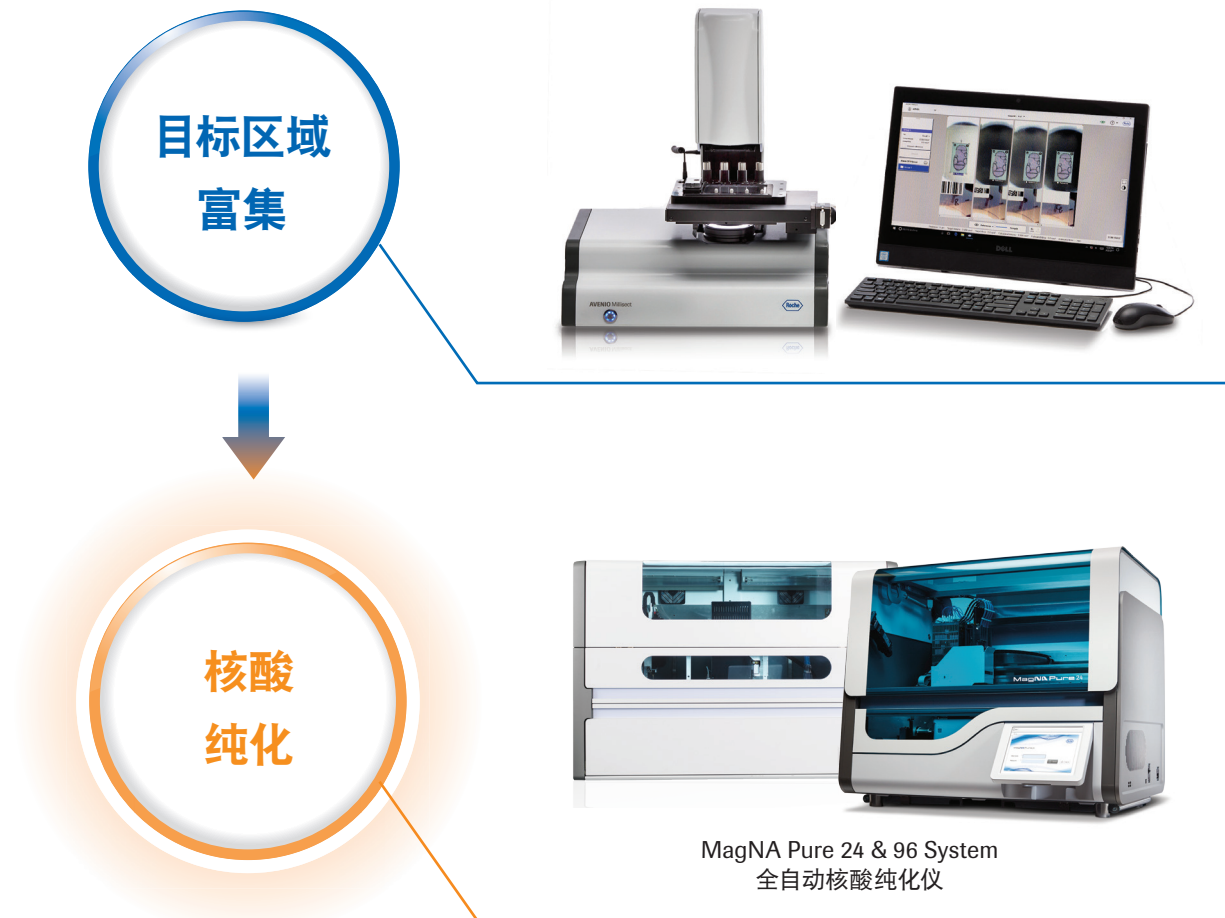

MagNA Pure 96 全自动核酸纯化仪，备案号：国械备20151173
MagNA Pure 24 全自动核酸纯化仪，备案号：国械备20170471号
生产企业：Roche Diagnostics GmbH

AVENIO Millisect System全自动组织切割仪，备案号：国械备20180946号
生产企业：Ventana Medical Systems, Inc.

沪医械广审（文）第2018072803号
禁忌内容或注意事项详见说明书

专业资料，仅供医疗卫生专业人士参考

罗氏诊断产品(上海)有限公司

订货热线：800-820-3361 400-820-3361 技术服务热线：800-820-8864

上海
中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号
7号厂房第二层1部位
总机：021-3397 1000
传真：021-3397 1888
邮编：200131
邮箱：china.lifescience@roche.com

北京
北京市东长安街1号东方广场
东方经贸城中二办公楼七层1-11室
总机：010-8515 4100
传真：010-8515 4188
邮编：100738

广州
广州市环市东路403号
广州国际电子大厦25楼
总机：020-8713 2600
传真：020 8713 2700
邮编：510095

AVENIO Millisect System 全自动组织切割仪



颠覆传统 全新定义

拒绝粗糙 轻松捕获目标信息

AVENIO Millisect System作为一种简单却不失精密度的组织切割系统，突破了现有模式。其设计旨在满足福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织目标区域捕获的分子病理研究需求，让您能够以更少的时间从每个样本中获取相关的信息。

AVENIO Millisect System

简单、灵活, 专为分子病理实验室设计

从最初的定义目标区域到最终结果输出，AVENIO Millisect System采用机械式的切割技术帮助您回收目标区域（AOI），避免异质性细胞的存在，助您轻松获得每一个样本的重要信息。

步骤1: 数字化定义目标区域

在连续的组织切片中，自动将用户在参考切片上选定的目标区域详细地在连续切片的相应区域进行标记。

- **多功能:** 允许在单个玻片上定义多个目标区域
- **一致性:** 自动实现连续切片与参考切片对齐

步骤2: 自动切割

自动规划切割路径，并自动切割微小的、不规则和分散的目标区域。

- **通量高:** 可同时切割4张片子
- **灵活:** 可接受各种组织厚度的石蜡包埋或脱蜡FFPE切片

步骤3: 完整收集

切割后的组织可统一进行集中收集，从而获得高浓度的组织样本，避免异质性细胞存在，便于下游研究。

- **减少污染可能:** 不同细胞种类分别收集，减少交叉污染可能
- **样本完整性:** 机械切割、无激光光学装置的操作，减少样本灼烧风险或损失

步骤4: 全面质控

提供样本信息、定义信息、切割前后图片的数据链，并自动生成工作流程报告，可存档，全程可溯源。

